


1. 採水方法

- (1) 蛇口についているホース、器具等は全部外してください。
- (2) 採水前に水をよく流し、**配管の滞留水が出たことを確認(残留塩素濃度や水温)してから採水を行ってください。**
- (3) 採水前によく手洗いをしてください。
- (4) **①の容器から順に**採水を行う。採水方法については下表をご参照下さい。

※細菌検査用滅菌ビンには8分目まで、テフロンビンには肩口まで、それ以外の容器は満水にして採水して下さい。  
 ※固定試薬(酸が入っているものがあります)が入っているビンの取り扱いには十分注意して下さい。

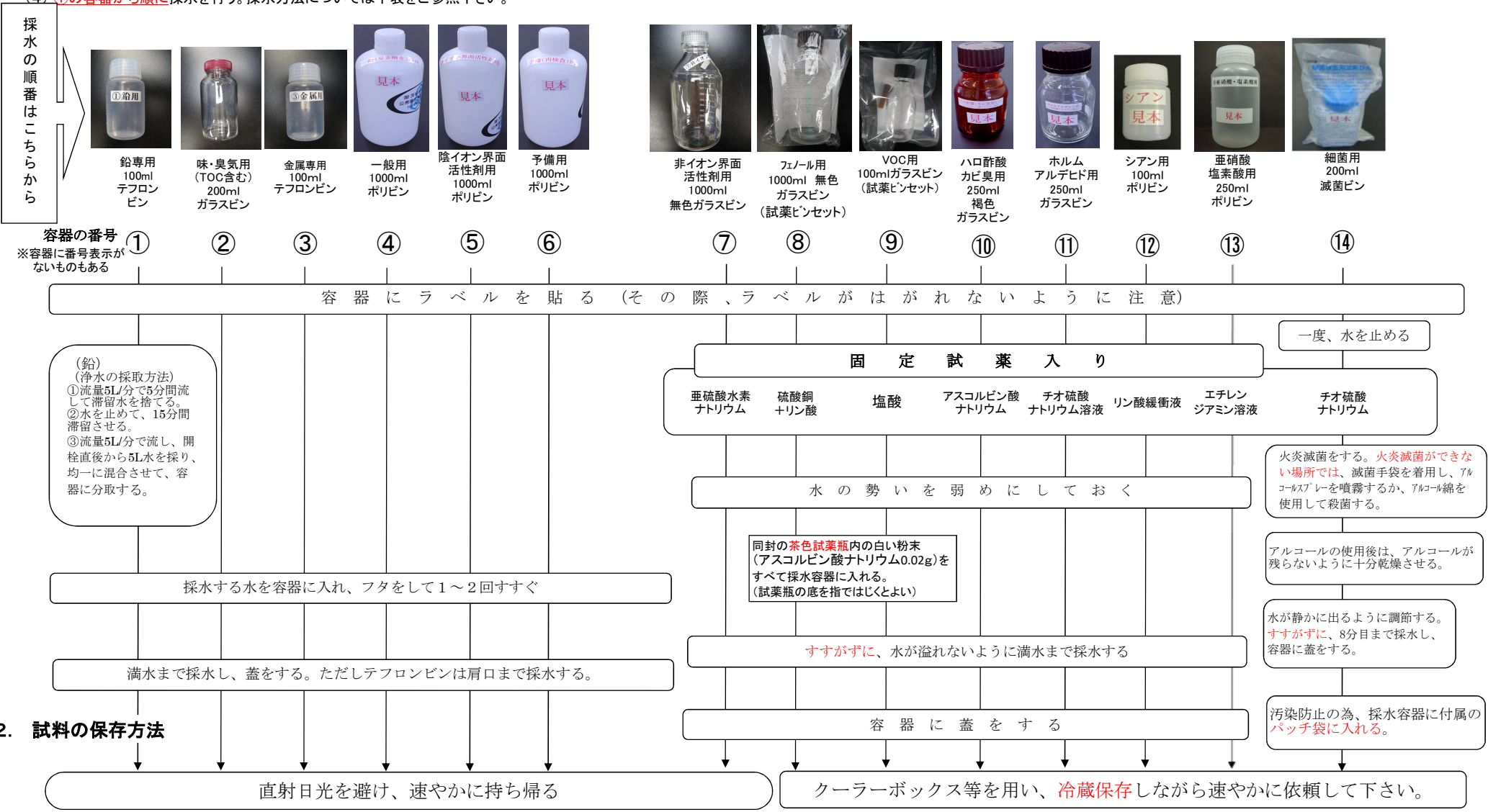

2. 試料の保存方法