


28. 常水(日本薬局方)51項目+純度試験アンモニウム水の採水方法について (採水容器 16本)

1. 採水方法

- (1) 蛇口についているホース、器具等は全部外して下さい。
- (2) 採水前に水をよく流し、**配管の滞留水が出たことを確認(残留塩素濃度や水温)してから採水を行って下さい。**
- (3) 採水前によく手洗いをして下さい。
- (4) **①の容器から順に**採水を行う。採水方法については下表をご参照下さい。

※注意事項

- ・細菌検査用滅菌ビンは8分目まで、それ以外の容器は満水にして採水して下さい。
- ・固定試薬(酸が入っているものがあります)が入っているビンの取り扱いには十分注意して下さい。
万一、皮膚等に付着したときは流水で洗って下さい。

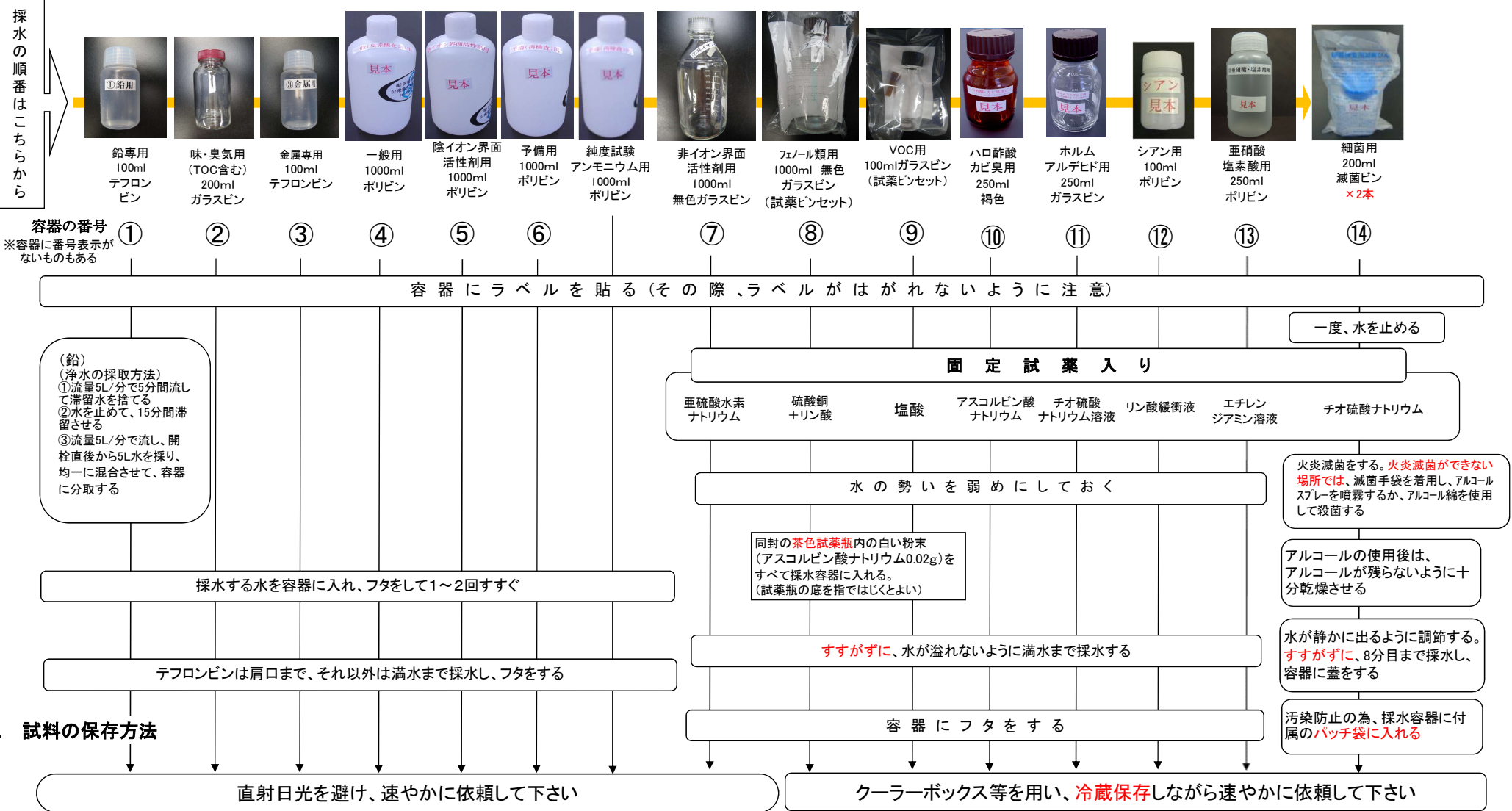

2. 試料の保存方法